

乾燥機 45型 簡易取扱説明書

株式会社 千葉測機

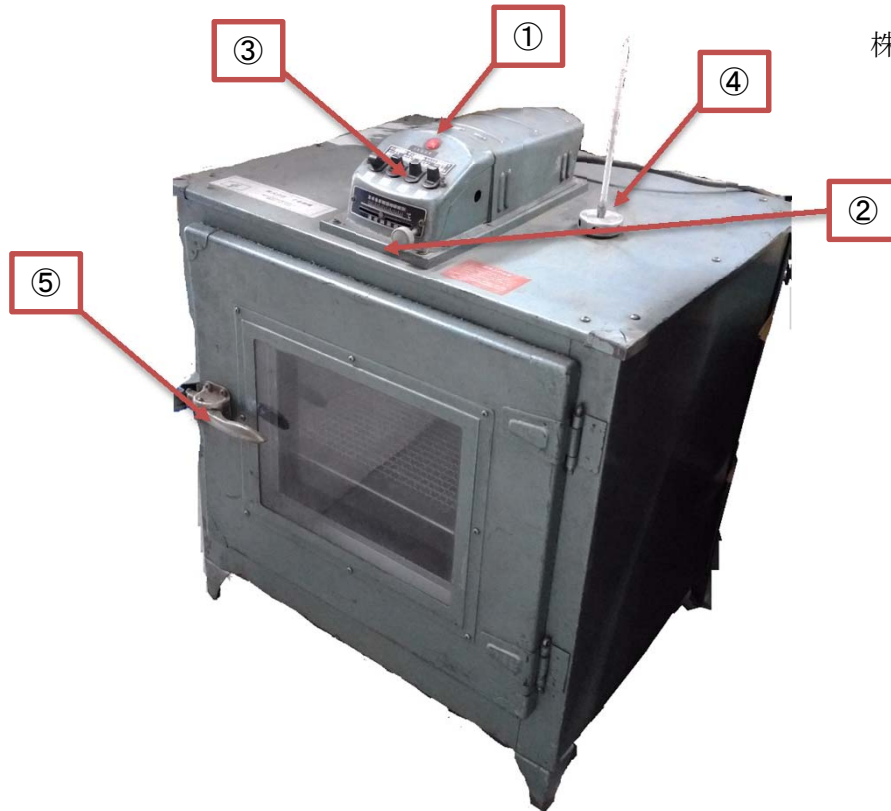


図1

運転方法

- 1… 温度調節器の目盛を任意の温度に合わせる(②)
- 2… 出力スイッチを入れる(③) 断続:600W 継続:各400W 照明:庫内灯
- 3… 電源をつなぐ(通常コンセントプラグ) 運転開始
運転を開始すると緑灯(①)が点灯します

停止方法

- 1… 電源を抜く
- 2… 扉を開放し、荒熱を取除いた後、扉を閉めて保管する

機器名称と内容(図1参照)

番号	名称	内容
①	赤灯	ヒーター加熱中に点灯 制御中は庫内温度状況により点灯と消灯を繰り返す
②	温度調節器	任意の温度に目盛を回して設定する
③	出力スイッチ	継続:常にスイッチの状態を保持。ONにすればヒーターが常時ON 断続:ヒーターを目標値に向けて温度コントロールする。下方向に倒すとON
④	換気口	開放しておく、水分を大気に開放する 電源を入れたばかりの時は閉めておく、温度が上がりやすい
⑤	開閉ハンドル	扉の開閉に使用する