

乾燥機 45型 簡易取扱説明書

株式会社 千葉測機

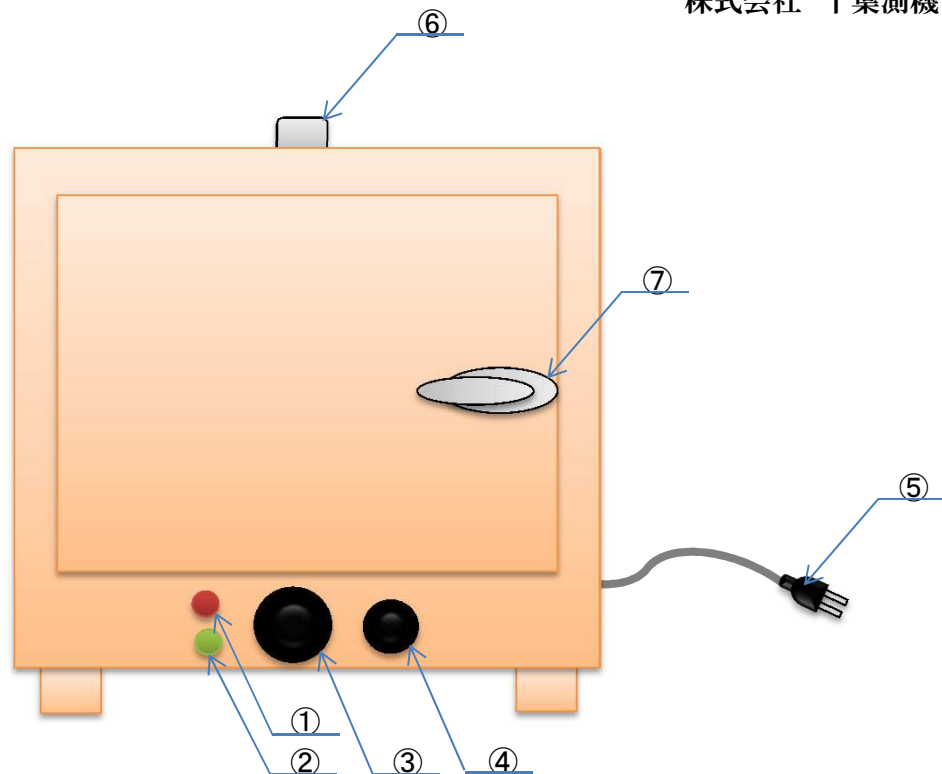


図1

運転方法

- 1… 温度調節器の目盛を任意の温度に合わせる(③)
- 2… ヒーター出力スイッチを入れる(④) LOW=弱 MID=中 HIGH=強 OFF=切
- 3… 電源をつなぐ(⑤) 運転開始
運転を開始すると緑灯(②)が点灯し、ヒーター加熱中は赤灯(①)が点灯します

停止方法

- 1… 電源を抜く(⑤)
- 2… 扉を開放し、荒熱を取除いた後、扉を閉めて保管する(⑦)

機器名称と内容(図1参照)

番号	名称	内容
①	赤灯	ヒーター加熱中に点灯 制御中は庫内温度状況により点灯と消灯を繰り返す
②	緑灯	運転中に点灯
③	温度調節器	任意の温度に目盛を回して設定する
④	出力スイッチ	任意の出力に目盛を回して設定する 出力が強いほど温度上昇が早い が、消費電力が高くなる(最大15A)
⑤	電源線	電源接続 運転開始
⑥	換気口	開放しておく、水分を大気に開放する 電源を入れたばかりの時は閉めて おく温度が上がりやすい
⑦	開閉ハンドル	扉の開閉に使用する